



Шлифовальная бумага Rhaco Grit





Убедитесь, что магнитный диск плоский. Контролируйте это инструментом с прямой кромкой **1**

Равномерно распределите образцы в держателе **2**

Вытрите Rhaco досуха с помощью салфетки и разместите на нем шлифовальную бумагу **3**

Поместите держатель образцов так, чтобы образцы выходили за границу бумаги в процессе шлифовки **4**

Добавляйте воду на расстоянии 1/3 радиуса от центра **5**

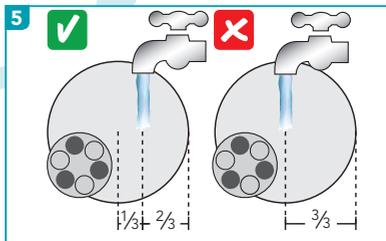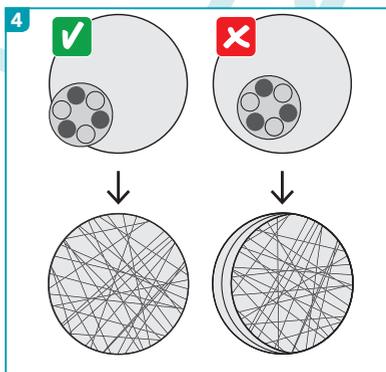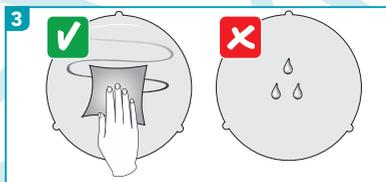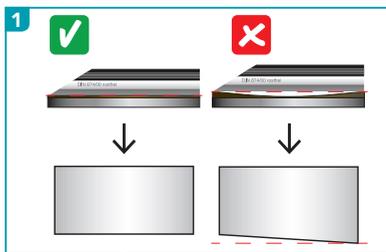

Рекомендуемые нагрузки

	30 мм	40 мм	50 мм
50-150 HV	5 Н	15 Н	20 Н
150-450 HV	10 Н	20 Н	30 Н
450-650 HV	15 Н	25 Н	45 Н
650-2000 HV	Используйте Piatto*		

Шлифуйте не более 60 с, чтобы избежать смазывания.



об./мин.

150-600



Время

≤60 с

*Свяжитесь с местным представителем, чтобы найти более разумную альтернативу для вашей пробоподготовки.